


热启动 Taq 酶的原理与应用

聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)是体外合成双链 DNA 的一种方法,其原理类似于天然 DNA 的复制过程,其特异性主要依赖于与其目的片段两段互补的特异引物。典型的 PCR 反应有三个步骤:变性,退火,延伸,经过多次循环反应,获得目的片段。

热启动 Taq 酶的原理

在 PCR 的发展历史中,热启动酶的探索发现是制约 PCR 发展的重要因素,最初被运用到 PCR 中的酶是大肠杆菌 DNA 聚合酶 I 的 Klenow 片段,Klenow 酶每次循环都需重新加入,过程繁琐。此后,科学家成功的从水生嗜热杆菌中提取出耐热的 DNA 聚合酶,该酶在 90°C 下反应 2 小时仍具有 70% 的活性,这就避免每次循环重新加酶的过程,提高了扩增效率,因此被广泛运用到 PCR 扩增中。

温度对酶活性的影响表现为双重作用,高温失活,低温抑制。普通的 Taq DNA 聚合酶的最适温度是 72°C,此时酶的活性最佳,小于此温度,酶有较弱活性。这样,在 PCR 扩增由低温上升至高温的过程中(也就是温度达到变性温度时)酶发挥较弱的活性,体系极易错配或形成引物二聚体,尤其是当设计的引物 3' 端是 G 或 C,错配的链很难重新解开。因此要提高 PCR 扩增的特异性和降低反应错配率,可以人为的控制酶的活性,在 72°C 之前让酶不发挥活性,这样就避免了在升温过程中(或配置反应体系)发生链的错配,从而保证扩增的特异性。Relia 热启动酶就是采用化学修饰的方法封闭酶的活性中心:低温下化学小分子和酶活性中心结合,酶无活性,温度升高至 95°C,两者脱离,酶活性中心暴露,开始指导体系扩增(如图一),极大的提高扩增的特异性和灵敏度。与抗体封闭的酶相比,化学修饰的酶活性维持更加稳定(抗体封闭是一种动态平衡)且无任何外源 DNA 污染。

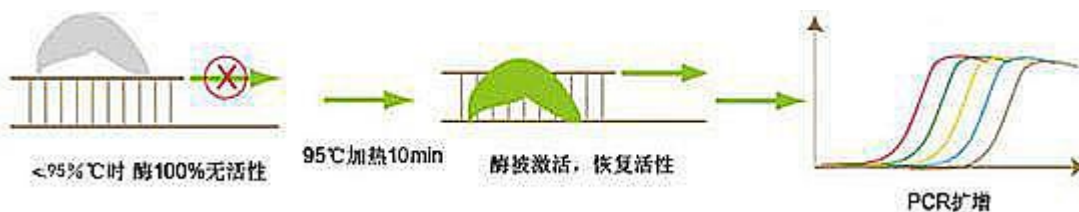

图一：热启动原理

热启动 Taq 酶的应用

PCR 能够快速特异的扩增任何已知的 DNA 片段,因此被广泛的应用于分子生物学的各个领域。Relia 热启动酶因具有 5' -3' 核酸外切酶活性,可用于荧光定量 PCR 反应。采用热启动法扩增是提高 PCR 特异性的常用方法,热启动酶是很好的选择。除此之外,因其具有的高特异性高灵敏度被广泛应用到各个方面:构建 cDNA 文库,产生大量 DNA 测序,突变体分析的构建,基因分离,遗传病诊断,法医鉴定等。

德泰生物产品推荐

标签抗体

货号	产品名称	浓度	规格
DTH01	HIS标签抗体	0.5mg/mL;1mg/mL	100μg
			500μg
			1mg
			5mg
			10mg
DTF01	Flag标签抗体	0.5mg/mL;1mg/mL	100μg
			500μg
			1mg
			5mg
			10mg
DTG01	GST标签抗体	0.5mg/mL;1mg/mL	100μg
			500μg
			1mg
			5mg
			10mg
DTM01	MYC标签抗体	0.5mg/mL;1mg/mL	100μg
			500μg
			1mg
			5mg
			10mg

试剂盒

货号	产品名称	组成	规格
DTT01	His标签蛋白快速检测试剂盒	His标签蛋白快速检测测试纸条	10条
		样本稀释液	10mL